

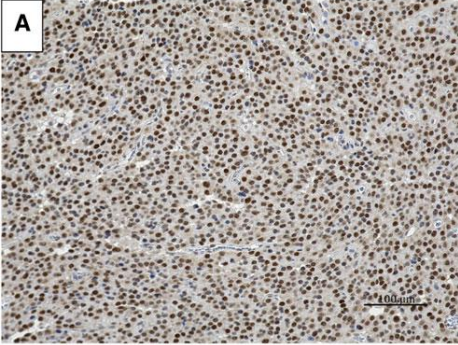
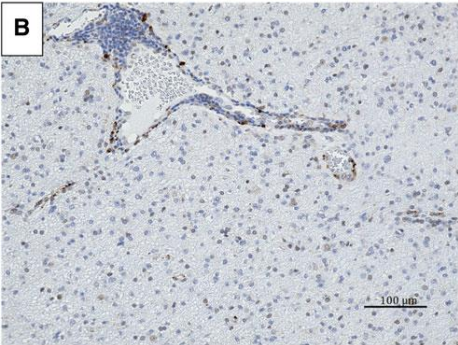
# Inmunohistoquímica

## Anticuerpos para la investigación en Gliomas

Región epítope	Nombre del Producto					Aplicaciones	Reactividad
	Subclase	Clon No.	Animal inmunizado	Número de Catálogo	Tamaño		
ATRX	<b>Anti ATRX, Anticuerpo Monoclonal</b>					WB, IHC, ELISA	Humano ATRX [α-talasemia / síndrome de retraso mental ligado a X]
	IgG1•κ	AMab-6	Ratón	017-26751	100µg		
TERT	<b>Anti TER, Anticuerpo Monoclonal</b>					WB, IHC, ELISA	Humano TERT [Transcriptasa inversa Telomerasa]
	IgM•κ	TMab-6	Ratón	010-26861	100µg		
IDH1-R132H	<b>Anti IDH1-R132H, Anticuerpo Monoclonal</b>					WB, IHC, ELISA	Humano IDH1-R132H No reacciona con IDH1 de tipo salvaje ni IDH1 mutante que no sea R132H.
	IgG1	HMab-1	Ratón	018-24081	100µg		
IDH1-R132H	<b>Anti IDH1-R132H, Anticuerpo Monoclonal</b>					WB, IHC, ELISA	Humano IDH1-R132H No reacciona con IDH1 de tipo salvaje ni IDH1 mutante que no sea R132H. Tiene especificidad y sensibilidad superior.
	IgG1•κ	HMab-2	Ratón	013-26851	100µg		
IDH1-R132S	<b>Anti IDH1-R132S, Anticuerpo Monoclonal</b>					WB, IHC, ELISA	Humano IDH1-R132S
	IgG1	SMab-1	Ratón	015-24091	100µg		
IDH1	<b>Anti IDH1, Anticuerpo Monoclonal</b>					WB, IHC, ELISA	Humano, Ratón Y Hamster De tipo salvaje y mutante IDH1
	IgG1	RMab-3	Ratón	014-24061	100µg		
IDH1	<b>Anti IDH1, Anticuerpo Monoclonal</b>					WB, IHC, ICC	Humano y Hamster Tipo salvaje y mutante IDH1
	IgG2a	RcMab-1	Ratón	014-26381	100µg		
IDH2	<b>Anti IDH2, Anticuerpo Monoclonal</b>					WB, IHC, ELISA	Humano, Ratón y Hamster Tipo salvaje y mutante IDH2 #excepto IDH2-R172W.
	IgG2b	RMab-22	Ratón	011-24071	100µg		
Mutated IDH1/2	<b>Anti Mutated IDH1/2, Anticuerpo Monoclonal</b>					WB, IHC, ELISA	Humano Mutante IDH1 y IDH2 Not reacciona con los tipos salvajes IDH1 y IDH2. [Reactividad (WB)] IDH1: R132S,R132G>R132H IDH2: R172G>R172S>R172M
	IgG2a•κ	MsMab-1	Ratón	015-25691	100µg		

## Ejemplos de usos

Tinción inmunohistoquímica de oligodendroglioma [panel A] y astrocitoma difuso [panel B].

	<p><b>Muestra: Secciones en parafina de pacientes con tumor cerebral.</b> A: Oligodendroglioma, IDH-mutante [WHO grade II] B: Astrocitoma difuso, IDH-mutante [WHO grade II]</p> <p>Grosor de la muestra: 4 μm Condición de recuperación de antígeno: Las muestras fueron autoclavadas con Solución pH 9.0 por 10 minutos y mantenidas a temperatura ambiente por 40 minutos. Enfriamiento: peróxido de hidrógeno al 3%, durante 10 minutos Bloqueo: 5% de solución de leche descremada, durante 30 minutos.</p> <p>Anticuerpo primario: 3 μg/mL Anti ATRX, Anticuerpo Monoclonal (AMab-6) Anticuerpo secundario: anti-IgG de ratón conjugado con HRP (producto comercial) Detección: DAB Contratinción: Hematoxilina</p> <p>A: Oligodendroglioma, IDH-mutante: Tenga en cuenta la inmunotinción positiva de ATRX en el núcleo de células tumorales sin mutación ATRX. B: Astrocitoma difuso, IDH-mutante: Tenga en cuenta la inmunotinción negativa de ATRX en el núcleo de células tumorales con mutación ATRX. La tinción positiva se observó en las células endoteliales vasculares sin mutación ATRX.</p> <p>Datos proporcionado por el Dr. Yukinari Kato, Universidad de Tohoku, Japón</p>
	

Nuestros productos son única y exclusivamente para investigación. No pueden ser utilizados como medicamento, alimento o ningún otro tipo de uso humano. Por favor visite nuestro catalogo en línea para conocer otros productos de Wako; <https://labchem-wako.fujifilm.com>. Este folleto puede tener productos que no pueden ser exportados a su país debido a ciertas regulaciones. Cotizaciones en volumen son aceptadas para algunos productos. Por favor contactarnos directamente [wkuslabchem@fujifilm.com](mailto:wkuslabchem@fujifilm.com).

### FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation

<https://labchem-wako.fujifilm.com>  
1-2, Doshomachi 3-Chome Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan  
Tel.: +81 6 6203 3741 Fax: +81 6 6203 1999  
[ffwk-cservice@fujifilm.com](mailto:ffwk-cservice@fujifilm.com)



Online Catalog: [www.e-reagent.com](http://www.e-reagent.com)  
Our new website is coming soon!  
<https://labchem-wako.fujifilm.com>

### FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation

[www.wakousa.com](http://www.wakousa.com)  
1600 Bellwood Road Richmond, VA 23237, USA  
Toll-Free (U.S. only): +1 877 714 1920  
Tel.: +1 804 714 1920 Fax: +1 804 271 7791  
[wkuslabchem@fujifilm.com](mailto:wkuslabchem@fujifilm.com)

### FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH

[www.wako-chemicals.de](http://www.wako-chemicals.de)  
Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany  
Tel.: +49 2131 311 0 Fax: +49 2131 311 100  
[labchem\\_wkeu@fujifilm.com](mailto:labchem_wkeu@fujifilm.com)